
大（小）鼠骨髓白细胞分离液 KIT 说明书

【包装规格】

200ml/Kit

【产品组成】

为方便广大用户使用，试剂内容如下：

	名称	产品编号	规格
A	分离液 1（大/小鼠骨髓白细胞分离液）		200ml
B	组织样本稀释液（赠品）	2010C1119	200ml
C	清洗液（赠品）	2010X1118	200ml
D	红细胞裂解液（赠品）	NH4CL2009	100ml
E	红细胞沉降液（6%羟乙基淀粉）（赠品）	HES-TBD550-80	80ml
F	匀浆冲洗液（赠品）	F2013TBD	200ml
G	说明书		1 份

【实验前准备】

1. 适用仪器

最大离心力可达 1200g 的水平转子离心机。

（离心机使用时调整为慢升慢降（具体参数请咨询离心机厂家）建议升速（指开始启动→达到设定离心力）的时间、降速（指设定离心时间完成→机器完全停止）时间均控制在 3 分钟左右。）

2. 实验最佳分离时间

为获得最佳的实验结果，最好在取样 2h 内进行实验，样品存放时间越长，细胞分离效果越差。样品放置超过 6h 后分离效果更差甚至不能达到分离目的。

3. 分离液的使用环境

- 分离液需常温（15℃-25℃）避光保存，严禁冷藏冷冻保存；
- 使用时严格遵守无菌操作规范（超净工作台或生物安全柜内），并在 18℃-22℃ 环境温度下进行操作，20℃ 条件下分离效果最佳。超出此温度范围，有可能使分离液密度发生改变，造成分离效果不佳。

4. 无菌离心管

序号	产品名称	产品货号	规格
1	无菌玻璃离心管/5ml(随试剂盒附赠 5 支)	TUB2016	100 支/包
2	无菌硅化离心管/10ml(随试剂盒附赠 5 支)	TUB2015	100 支/包
3	PBMC 高效离心管/50ml	601001	20 支/盒
4	PBMC 高效离心管/15ml	601002	5 支/包

5. 参考值（目的细胞参考范围）

本试剂盒可保证目的细胞的提取率大于 80%，不是纯度。如需获得高纯度目的细胞，请配合免疫磁珠分选。本试剂盒可减少磁珠的使用量，减少成本。

【检验方法】

全过程样本、试剂及实验环境均需在 20±2℃（试剂需要复温。夏季 20℃，冬季 25℃。）的条件下进行。

【骨髓单细胞悬液的制备】

1. 大（小）鼠等小型实验动物以适当方式处死动物，剥离出股骨或胫骨，用剪刀剪断骨头两端，露出内腔。用注射器吸取适量(根据动物大小)的匀浆冲洗液(产品编号：F2013TBD)冲洗出内腔中的骨髓。
2. 收集骨髓悬液到合适离心管中，反复吹打成单细胞悬液，以 70μm 细胞筛网(产品编号：TBDTM-SC，需要另购)过滤。
3. 以 450g，离心 10min，弃上清。
4. 用红细胞沉降液重悬细胞浓度为 2×10^8 - 1×10^9 /ml 的单细胞悬液备用(以小鼠为例，一般使用 1ml 红细胞沉降液重悬骨髓细胞)。

根据骨髓单细胞悬液的量，分以下两种情况：

情况 A：样本细胞悬液量 0.5-1.5ml 时，实验方法如下：


1. 取一支 5ml 无菌玻璃离心管（货号：TUB2016），先加入 2ml 分离液 1，后缓慢加入 1ml 的 80%浓度的分离液溶液(分离液 1：组织样本稀释液=4：1 的混合液)，形成梯度界面。再缓慢加入 0.5-1.0ml 样本细胞悬液。样本细胞悬液小心加于分离液液界面之上。各液面分层一定要清晰。（分离液总量不得少于 2ml，样本细胞悬液不得少于 0.5ml）
- 或（取一支 10ml 无菌硅化离心管（货号：TUB2015），先加入 3ml 分离液 1，后缓慢加入 1.5ml 的 80%浓度的分离液溶液(分离液 1：组织样本稀释液=4：1 的混合液)，形成梯度界面，再缓慢吸取 0.5-1.5ml 样本细胞悬液加于分离液液面之上。（分离液试剂总量不得少于 4ml，样本细胞悬液不得多于 1.5ml。总液体量不得超过 2/3））

2. 以 450g，离心 30min（如使用 5ml 无菌玻璃离心管，可能需要使用 50ml 的 PBMC 高效离心管）。
3. 离心后，此时离心管中由上至下分为五层。第一层为组织稀释液层。第二层为环状乳白色白细胞层。第三层为环状乳白色白细胞层（可能会有少量红细胞混杂）。第四层为透明分离液层。第五层为红细胞层。

注：离心管可能分为四层，第二层和第三层可能混淆在一起，全部取出即可。

4. ①小心吸取组织稀释液层转移到新离心管 A 中。
- ②小心吸取离心管中的第一层环状乳白色白细胞层转移到新离心管 B 中。
- ③小心吸取离心管中的第二层环状乳白色白细胞层转移到新离心管 B 中。
5. 向含有白细胞的离心管 B 中，加入 5-10ml 清洗液（产品编号：2010X1118），混匀细胞。
6. 400g，离心 10min。弃去上清。
7. 用吸管吸取 5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）重悬所得细胞。
8. 250g，离心 10min，弃去上清。
9. 重复清洗两次，弃去上清，用 0.5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）或根据下一步实验要求加入相对应液体，重悬所得细胞。

分离图例

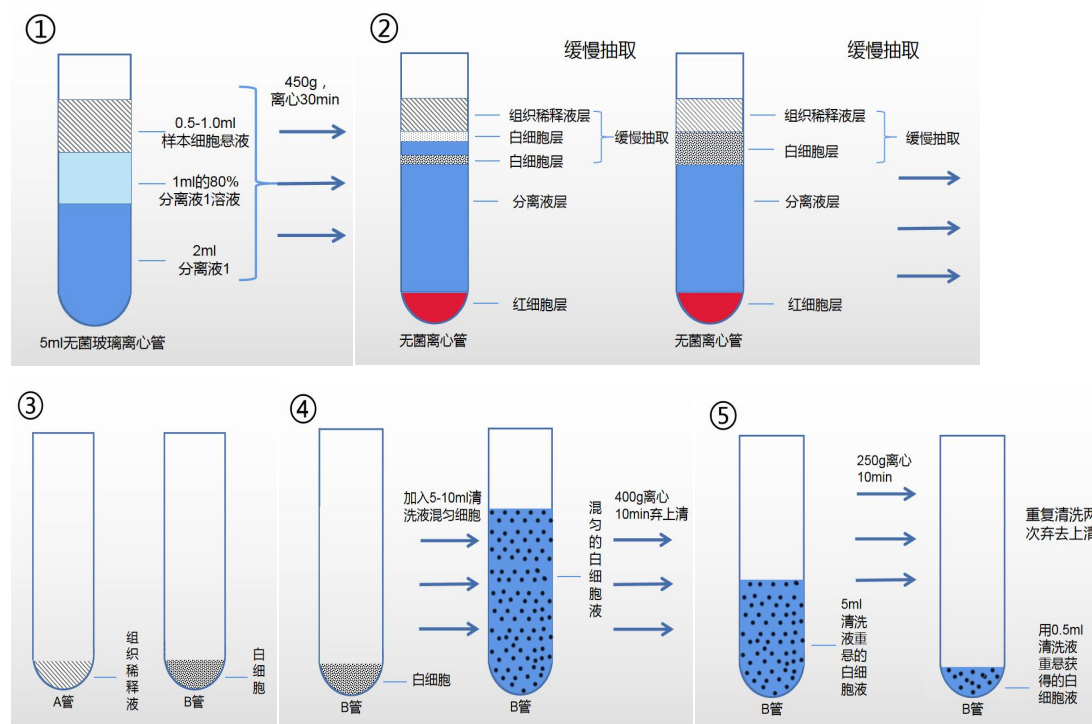


情况 B：样本细胞悬液量 2.0-3.0ml 时，实验方法如下：


1. 取一支 15ml 无菌离心管，先加入 5ml 分离液 1，后缓慢加入 2ml 的 80%浓度的分离液溶液(分离液 1：组织样本稀释液=4：1 的混合液)，形成梯度界面。
2. 再缓慢吸取 2-3ml 样本细胞悬液加于分离液液面之上。各液面分层一定要清晰。（总液体量不得超过 2/3）。
3. 以 600g，离心 30min。
4. 离心后，此时离心管中由上至下分为五层。第一层为组织稀释液层。第二层为环状乳白色白细胞层。第三层为环状乳白色白细胞层（可能会有少量红细胞混杂）。第四层为透明分离液层。第五层为红细胞层。

注：离心管可能分为四层，第二层和第三层可能混淆在一起，全部取出即可。

5. ①小心吸取组织稀释液层转移到新离心管 A 中。
- ②小心吸取离心管中的第一层环状乳白色白细胞层转移到新离心管 B 中。
- ③小心吸取离心管中的第二层环状乳白色白细胞层转移到新离心管 B 中。
6. 向含有白细胞的离心管 B 中，加入 5-10ml 清洗液（产品编号：2010X1118），混匀细胞。
7. 400g，离心 10min。弃去上清。
8. 用吸管吸取 5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）重悬所得细胞。
9. 250g，离心 10min，弃去上清。
10. 重复清洗两次，弃去上清，用 0.5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）或根据下一步实验要求加入相对应液体，重悬所得细胞。

分离图例

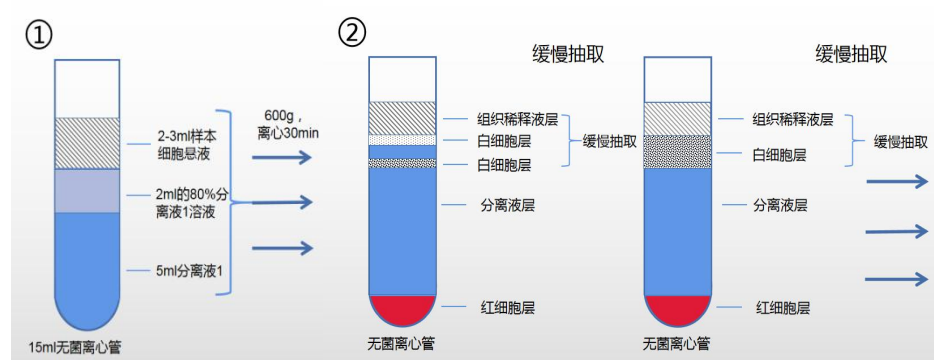


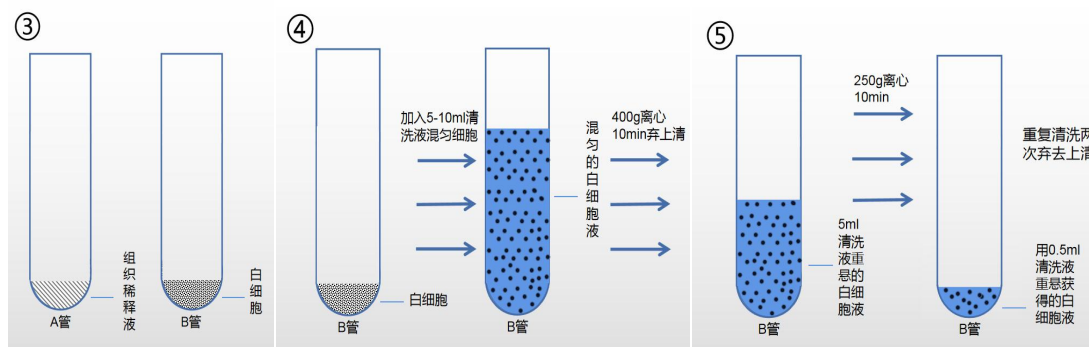

【分离过程中可能出现的情况及处理方案】


情况一：白细胞层混杂红细胞（方法一）

1. 吸取有红细胞混杂的白细胞层。
2. 取 15 毫升离心管加入红细胞混杂的白细胞层，根据红细胞残余数量酌情加入 5-8 倍红细胞裂解液。
- a. 如有红细胞混杂则加入适量红细胞裂解液（产品编号：NH4CL2009）将红细胞裂解（具体方法见“红细胞裂解液使用说明”）即得目的细胞。
- b. 参考红细胞裂解液说明书操作。少时多次裂解后获得白细胞。

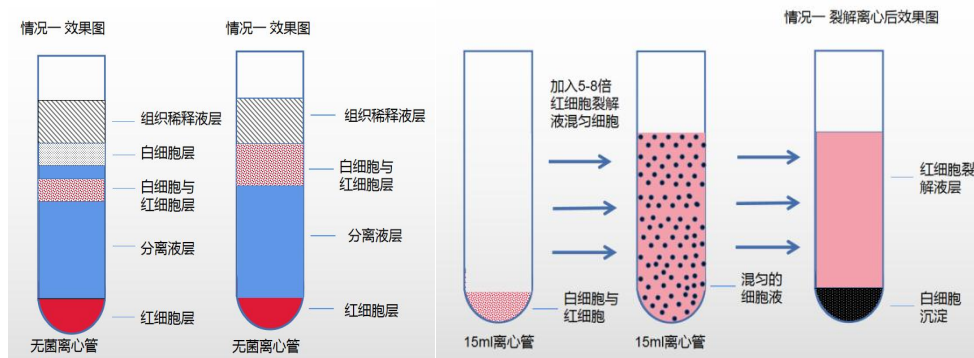

情况一：白细胞层混杂红细胞（方法二）

1. 吸取红细胞混杂的白细胞层，清洗后用红细胞沉降液 1-2ml 重悬细胞。
2. 取 15ml 无菌离心管，加入 5ml 分离液 1，将用红细胞沉降液重悬的 1-2ml 细胞缓慢加于分离液之液面上，400g，离心 20min。
3. 离心后，离心管可分为四层。第一层为稀释液层。第二层为环状乳白色白细胞层。第三层为透明分离液液层。第四层为红细胞层。
4. 可重复检验方法中的目的细胞洗涤方法，获得白细胞。

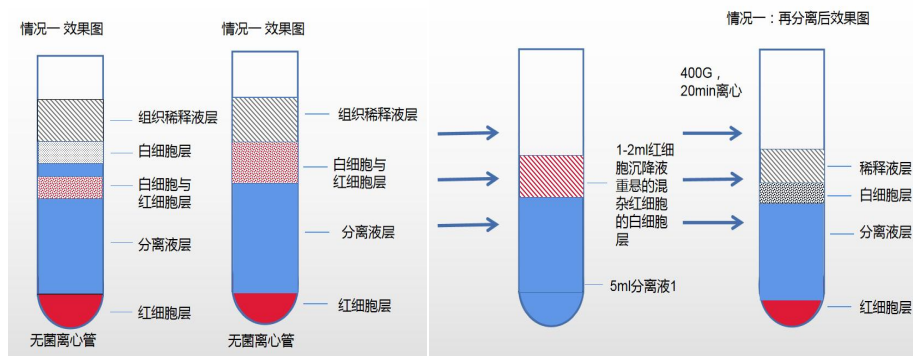

【注意事项】

1. 本实验最好不使用高聚合材质（如聚苯乙烯）的塑料制品，应使用无静电、低静电离心管及未经碱处理过的玻璃制品，因为静电作用将导致细胞贴壁、碱处理的玻璃表面会变成毛面，影响细胞分离效果。
2. 分离液用量大于骨髓单细胞悬液样本量时，分离效果更佳。
3. 如实验后细胞得率或活性过低，请联系技术支持以寻求帮助。

【储存条件及有效期】

常温保存，有效期 2 年。本品易感染细菌，需无菌条件操作。无菌条件下操作，启封后置常温保存。如 4℃ 保存，本分离液易出现白色结晶，影响分离效果。

【参考值（参考范围）】

本实验白细胞提取率大于 80%。

【可能存在的问题及解决方法】

1. 由于血液粘度、细胞密度等差异可能造成的问题及解决方案如下表所示：

出现情况	出现原因	建议解决方案
离心后目的细胞存在于血浆层或稀释液层	转速过小或离心时间过短	适当增减转速
离心后目的细胞存在于分离液中	转速过大或离心时间过长	
离心后白环层弥散	细胞密度过大	调整细胞密度
离心后白环层太浅或看不见	细胞密度过小	

2. 离心力公式

<http://www.shanjin.com.cn/news/23.html>

-
3. 本分离液分离细胞的原理为密度梯度离心，其密度与温度、大气压等密切相关。不同地区客户可根据当地情况对离心条件进行适当调整。建议对离心条件进行调整时，恒定离心时间，对离心转速进行调整。
4. 本分离液依照国际标准，全部使用药用级原料，性能指标与国产同类产品略有不同，可能出现红细胞沉降不完全的情况，可以适当加大离心转速。
- 注：在对离心条件进行调整时，离心转速的加减以 50-100g 为基数，直至达到最佳分离效果，离心力最小不得小于 400g，最大不得大于 1200g。离心时间以 20-30min 为准。

5ml 无菌玻璃离心管

使用实操图

